

メニオスドアパッキンの交換手順書

概要



- 本マニュアルはICUメニオス及びメニオスコンパクトのドアパッキンの交換方法について記載します。

作業時間:1辺につき5分程度

準備する工具



- マイナスドライバー

メニオスドアパッキンの交換手順書

1 -1 パッキン取り外し




- 交換するパッキンをマイナスドライバーで取り付け溝から取り外す

1 -2 パッキン取り外し続き



- 溝から少し外れたら手で引っ張れば外せます

1 -3 パッキンが外れた状態

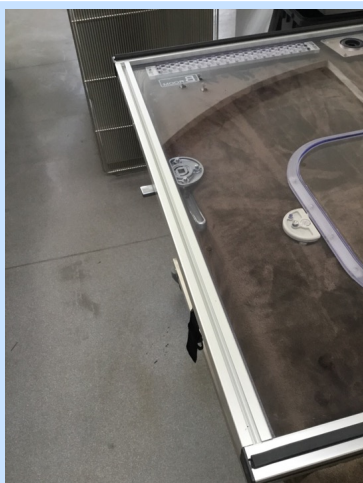

- パッキンが外れた状態の写真です。
パッキン取り付け溝に汚れやゴミがある場合は清掃して下さい。

1 -4 パッキンの装着方向の確認



- パッキンの装着方向について

パッキンの溝が複数ある方を外側に向けて取り付けます。

1 -5 パッキン取り付け



- まず赤矢印部分だけをドアフレームの溝にはめ込みます。

1 -6 パッキン取り付け 続き




- 外側だけ溝にはめ込んだ状態。

次手順で内側部分をはめ込んでいきます。


※画像はパッキンの端の溝部分を分かりやすくするため一部が欠けたパッキンで撮影しています。

1 -7 パッキン取り付け 続き

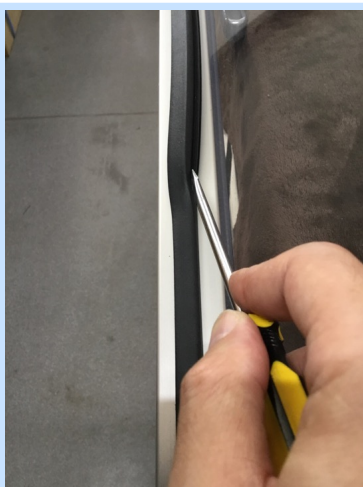

- パッキンの内側部分をマイナスドライバーで押し込んで溝にはめ込んでいきます。

1 -8 装着完了状態

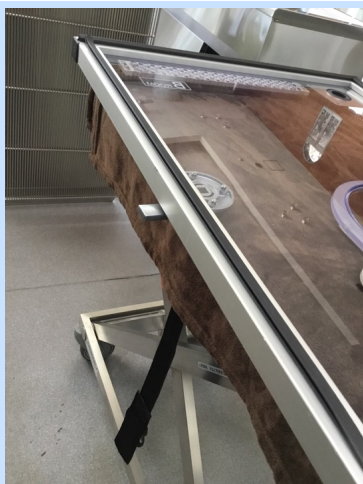

- パッキンが溝にはまれば完了です